

【产品名称】

中文：青链霉素，制霉菌素三抗溶液（100X）
英文：Penicillin-Streptomycin Nystatin Solution
货号：C3422-0100
规格：100ml/瓶

【产品介绍】

青霉素-链霉素制霉菌素是由氨基糖苷- β -内酰胺部分和制霉菌素组成的抗生素组合溶液
这个氨基糖苷- β -内酰胺组合对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均具有广谱杀菌活性。制霉菌素是抗真菌多烯的混合物，用于细胞培养中控制真菌、酵母和霉菌。这多烯大环内酯类抗真菌药物，通常被称为制霉菌素，与许多其他抗真菌药物和抗生素一样，都是细菌来源。制霉菌素是从土壤中分离出放线菌诺西链霉菌分离纯化而来。

【适用范围】

预防细胞培养中的细菌、真菌污染。

【使用方法】

1. 从-20℃冰箱内取出抗生素溶液，阅读标签。
2. 室温放置使其融化。
3. 轻轻旋转瓶中的溶液。
4. 用 70%乙醇等消毒溶液擦拭瓶子外部。
5. 在超净台内操作。
6. 建议稀释比例 1:100。

【有效日期】

详见产品标签

【储存条件及保质期】

应贮存在-10~-20℃，有效期为 15 个月。开封后存放 4℃，注意避光，1 周内使用。不建议反复冻融。

【注意事项】

1. 本品仅用于科研，不用于临床诊断和治疗，严禁口服，不能用嘴吸液。
2. 试剂包装如有破损或滴漏，严禁使用。
3. 操作过程应避免污染。
4. 操作人员万一与皮肤、粘膜接触，请立即用自来水冲洗。
5. 禁止使用超出规定有效期的产品。

【说明书编制及修改日期】

2022 年 3 月 15 日

【声明】

仅用于科研使用，不能用于临床诊断和治疗。

