

【产品名称】

中文：类胎牛血清

英文：Neonatal Calf Serum

货号：C2630-0100、C2630-0500

规格：100 ml/瓶、500 ml/瓶

【产品介绍】

类胎牛血清是从国内采集出生后 4~6 小时内未进食的新生牛血清。每批次的类胎牛血清均进行检验，以考察其对于多种细胞三次传代后生长的支持能力。在每一代，细胞被传代培养至最初的细胞接种密度。将结果与对照生长培养基（含有此前经过鉴定的参考血清）获得的平行试验结果进行比较。血清通常用作细胞生长的添加物，拥有多种功能和用途，如：富含大分子蛋白，低分子量的营养素，作为氨基酸、碳水化合物、维生素的额外来源；提高介质的缓冲能力；可结合或中和有毒成分；减少细胞氧化应激，减少细胞凋亡；提供促进生长的因子，有助细胞适应培养环境。

【适用范围】

适用于细胞培养、组织器官培养、细胞株保藏、单抗研制等方面，是医院、科研院校、动物疫苗、生物制药厂家重要原料。

【使用方法】

1. 血清从-20℃冰箱取出后置于 2~8℃环境下进行解冻，期间需均匀摇晃。
2. 待全部溶解，可根据用量进行分装或直接使用。
3. 完全溶解的血清按照 5%-20%比例与基础培养基混合配制完全培养基，并于 1-2 周内用完。
4. 完全溶解的血清未及时用完，可短暂存放于 2-8℃冰箱（一周内）。长时期可保存于-20℃冰箱中，切勿反复冻融。

【储存条件及保质期】

本产品应在-10℃~-20℃储存，**请避光保存**，避免反复冻融；有效期：60 个月。

【注意事项】

血清沉淀的物质主要有：纤维蛋白（絮状沉淀），脂蛋白，冷凝集素，玻连蛋白，胎球蛋白，磷酸钙（显微镜下小黑点沉淀），胆固醇等。

哪些原因容易导致血清沉淀：

1. 温度改变太大，血清由-20℃直接放入 37℃解冻，因温度改变剧烈容易导致沉淀。
2. 血清在室温或 4℃冰箱放置时间太久，血清中的不稳定成分会被破坏，影响细胞生长效果；导致血清品质变差，也会产生沉淀。
3. 血清分装冻存时，注意在不产生气泡的情况下摇晃均匀，避免因血清成分浓度改变产生沉淀。
4. 血清灭活后容易产生沉淀，如需使用灭活血清，请按 56℃，30 分钟，轻微摇晃原则操作，灭活温度过高、时间过长、摇晃不均都容易产生沉淀。
5. 如有血清沉淀，分装后进行离心处理，建议 400 g 离心 5 分钟，取上清使用。不建议直接过滤，容易堵塞滤膜。

【说明书编制及修改日期】

批准日期：2020 年 05 月 01 日

修改日期：2023 年 02 月 28 日

修改日期：2025 年 01 月 10 日

【声明】

仅用于科研使用，不能用于临床诊断和治疗。

